

Exosome 透射电镜 (负染)

1. Exosome 透射电镜 (负染) 步骤

外泌体透射服务详情请查阅：[外泌体透射电镜](#)。

仪 器： 生物透射电子显微镜
厂 家： JEOL
型 号： JEM-1200EX

- 1) 用移液枪吸取20ul悬液；
- 2) 呈水滴状滴至电镜铜网状栅中，使滴液在铜网上保留片刻（大于1分钟）；
- 3) 2%磷钨酸溶液负染固定1-10分钟，滤纸吸干后室温自然晾干；
- 4) 在生物透射电子显微镜下观察并拍照。

